




(石炭・コークス・重油・セメント・タバコ・樹葉等に)


# SC-32型 硫黄分析装置

マイクロ プロセッサーによる完全自動化

分析速度 1~2分  
赤外線検知式  
全自動直読式  
試料重量 1グラムまで  
秀れた経済性

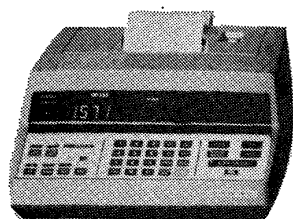

(コントロール コンソール)

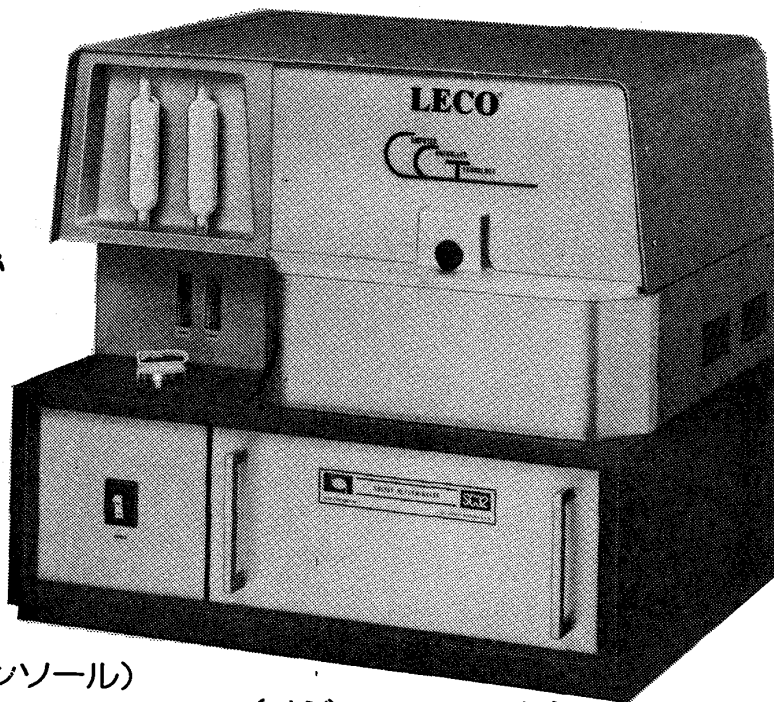

(メジャー ユニット)

特殊抵抗炉とソリッドステート赤外検出器に電子天秤を加え、マイクロプロセッサーで完全自動コントロールをします。操作は簡単で、内蔵された電子天秤により秤量、重量補正は自動的に行われ、キャリブレーション、自己診断(故障発見)もマイクロプロセッサーにより自動化されました。

分析範囲：0.005~99.99%  
分析精度：±1%(石炭・コークス)  
分析実例：

感 度：0.001%  
炉 温 度：400°~1550℃±0.5%制御

| COAL STANDARD(%) |  | SC-32(%) |       |       | COKE STANDARD(%) |  | SC-32(%) |       |       |
|------------------|--|----------|-------|-------|------------------|--|----------|-------|-------|
| 0.546            |  | 0.537    | 0.547 | 0.544 | 0.820            |  | 0.823    | 0.810 | 0.818 |
| 3.02             |  | 3.00     | 3.02  | 3.01  |                  |  | 0.825    | 0.817 | 0.821 |
| 2.75             |  | 2.74     | 2.75  | 2.74  |                  |  |          |       |       |
| 2.50             |  | 2.49     | 2.47  | 2.51  |                  |  |          |       |       |
| OIL STANDARD(%)  |  | SC-32(%) |       |       | OIL STANDARD(%)  |  | SC-32(%) |       |       |
| 2.14             |  | 2.16     | 2.12  | 2.15  | 1.05             |  | 1.06     | 1.05  | 1.04  |
| 1.05             |  |          |       |       |                  |  |          |       |       |

カタログ贈呈

日本総代理店



## 日本アナリスト株式会社

定評ある  
品質とサービス

本 社 〒141 東京都品川区西五反田3-8-8(町原ビル) ☎(03)493-7281(代)  
大阪営業所 〒560 大阪府豊中市岡上の町2-6-7(丹羽ビル) ☎(06)849-7 4 6 6  
九州営業所 〒805 北九州市八幡東区枝光本町7-7(八幡ビル) ☎(093)662-6155

昭和二十三年十月十一日  
昭和五十五年四月二十五日

印刷納本  
(毎月一回)  
発行

編集兼発行人  
印刷

東京千代田区大手町一  
九四経団連会館内

倉田 沢 新 太 則郎

第三種郵便物認可

鉄 と 鋼

第六十六年 第六号

発行所

東京千代田区大手町一  
九四経団連会館内

電話 三番四十一  
番 〇七九

代表 〇七九  
〇七九

〇七九  
〇七九

〇七九  
〇七九

〇七九  
〇七九

〇七九  
〇七九